




**LA SEURETAT ALIMENTÀRIA AL SEU ABAST**  
Laboratori Interprofessional Lleter de Catalunya  
Ctra. Vilassar de Mar a Cabriils, s/n - 08348 Cabriils (Bcn)  
www.allic.org - Tel. 93 750 88 56

## ÍNDEX

1. Col·locació de les etiquetes
2. Col·locació dels pots als racks
3. Col·locació dels racks a la safata
4. Obertura i tancament de les safates
5. Identificació del contingut
6. Agrupació de safates

## 1. Col·locació de les etiquetes

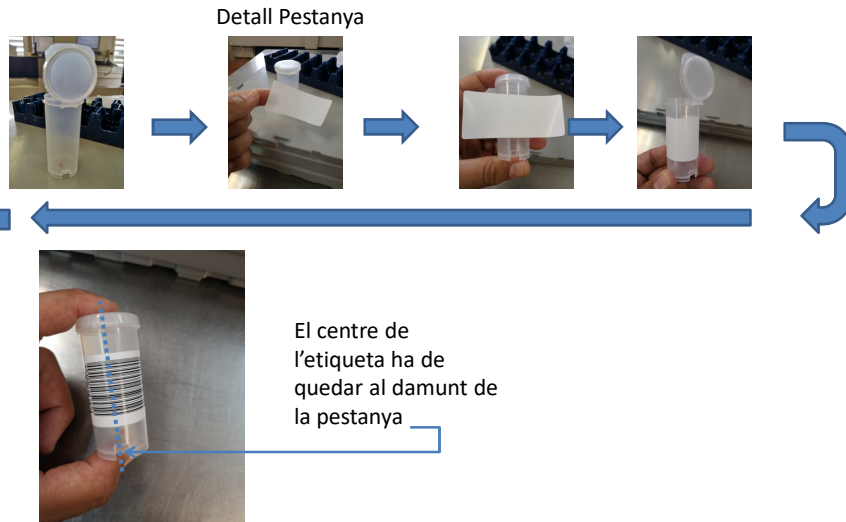

## 2. Col·locació dels pots als racks



El rack té una pestanya on va encaixat el forat inferior del pot de tal manera que tots els pots tenen el tap al mateix cantó. Els codis de barres han de ser clarament visibles en el cantó d'on el tap i el pot s'uneixen

### 3. Col·locació dels racks a la safata




Cal fixar-se en què els racks no són iguals al dos extrems, van encaixats de tal forma que no es mouen quan es tanca la safata



### 4. Obertura i tancament de les safates


Per obrir la caixa cal prémer les dues llengüetes simultàniament

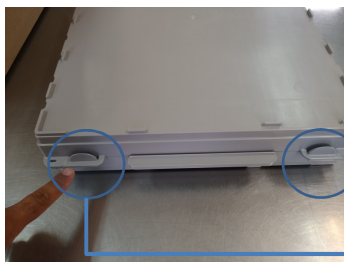

Per tancar la safata primer cal fer coincidir els forats amb les pestanyes de la part posterior




## 5. Identificació del contingut

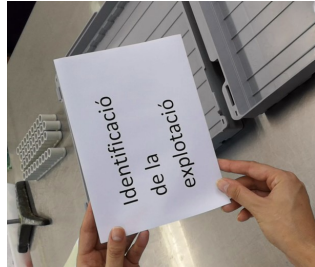

Sempre s'ha d'indicar què va a cada safata:

- Explotació (Codi i nom)
- Número de mostres (total explotació)
- Data de recollida
- Espècie animal (vaca, cabra, ovella, ...)

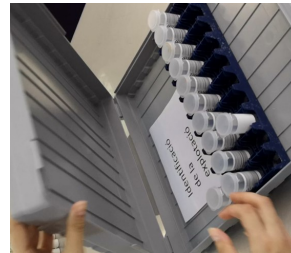

## 6. Agrupació de safates



1. Col·locar les cintes sobre la taula amb el velcro cap avall
2. Encaixar les safates unes sobre les altres, és més fàcil si estan col·locades en la mateixa direcció
3. Fer passar la punta de la cinta per la sivella de l'altre extrem i fixar al velcro

