

PROTOCOL NOUS POTS DE QUALITAT I DOSIFICACIÓ MONODOSI AZIDIOL

Format de pots:

- Tapa amb frontissa.
- Precinte de seguretat.
- Volum: 50 ml.




El format monodosi presenta les següents característiques:

- Té una caducitat de 6 mesos.
- Es conserva a temperatura ambient $<25^{\circ}\text{C}$.
- Cada monodosi d'Azidol és per a una mostra de llet.
- Per a la seva dosificació, seguïu els passos indicats a continuació:



PAS 1

Ompliu els flascó fins la ratlla, indicada per una fletxa.

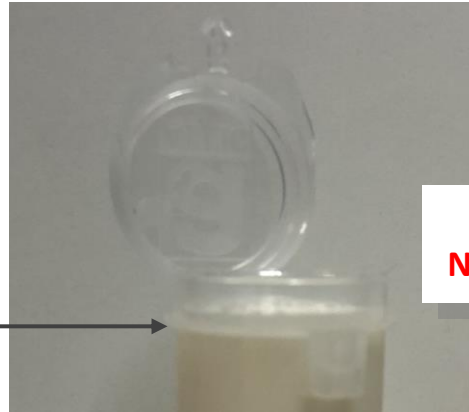


ATENCIÓ AL NIVELL DE LLET!




PAS 2

Seleccioneu una ampolleta i separeu-la de la resta

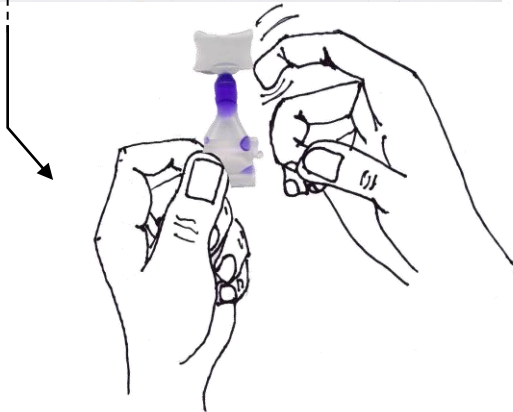

PAS 3

Doneu uns cops a l'ampolleta per fer que el líquid baixi

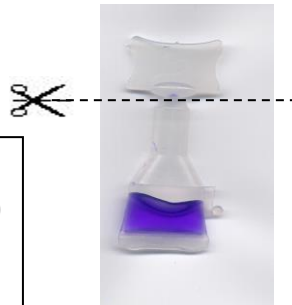

PAS 4

Trenqueu la pestanya (part alta de l'ampolleta) quan tingueu tot el líquid a baix





PAS 5

Aboqueu, a la mostra de llet, **tot** el líquid de l'ampolleta fent una mica de pressió sobre aquesta.



PAS 6: Introduïu la llengüeta i tanqueu fins sentir el “clec”.

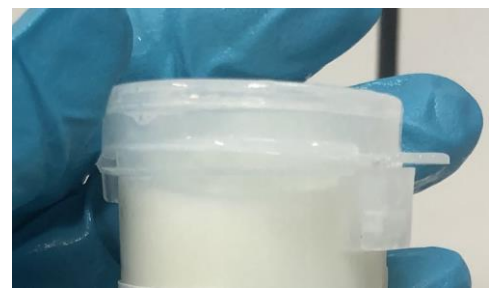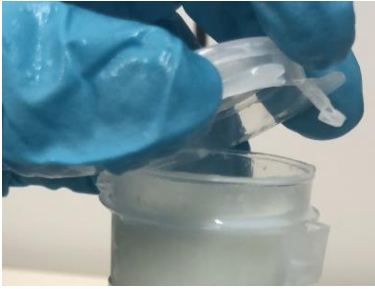

PAS 7

Agiteu suaument per tal de repartir el conservant.



PAS 8

Enganxeu l'etiqueta de codi de barres, sota la frontissa, i escriviu la data de presa de la mostra.



PAS 9

Un cop buida l'ampolleta de la monodosi, dipositeu l'envàs en un contenidor de residus.





Laboratori Interprofessional Lleter de Catalunya

Associació Interprofessional Lletera de Catalunya

REACTIU AZIDIOL

Líquid per a la conservació de mostres de llet amb finalitat analítica.

Aquest material no és aplicable per a ús humà, ni Veterinari, ni Farmacèutic, ni Agroalimentari.

COMPOSICIÓ: g/litre

Cloramfenicol: 0,75 gr

Azida sòdica: 18 gr

Etanol: 10 ml

Trisodi citrat 5,5 hidrat: 45 gr

Blau de bromofenol: 0,35 gr

Aigua desionitzada q.s.p.: 1.000 ml

CARACTERÍSTIQUES:

CADUCITAT: 6 mesos

DOSIFICACIÓ: Cada monodosi d'Azidiol és per a una mostra de llet

CONSERVACIÓ:

Mantingueu a temperatura ambient <25°C

Mantingueu fora de l'abast dels nens.



R: 25-52

S: 28 a – 45-60-61

Ctra. Vilassar de Mar a Cabriels, s/n - 08348 Cabriels (Barcelona) | T 937 508 856 | atencioclient@allic.org

